

Céréales Experts SASU  
1 rue d'Ingwiller, 67000 Strasbourg  
Tél 07 49 65 99 69  
Email cloubersac@cerealesexperts.fr  
S.Social : 24 Rue d'Anjou 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE.  
N° TVA Intra: FR85 893954084  
Société Générale IBAN FR76 3000 3023 6200 0203 2842 504

Brabender®



## Rotary Mill

Broyeur universel  
pour produits variés



Mesurez la qualité.



Convient pour les mesures standards comme

- **Méthodologie d'utilisation du Farinograph® (norme ICC n° 115/1)**
- **Falling Number**
- **Glutomatic**

## Préparation de l'échantillon de laboratoire :

### Mouture pour l'analyse

Le **Rotary Mill Brabender®** permet de broyer une multitude de produits avant de procéder à l'analyse - de manière efficace, fiable et avec différentes granulométries.

- **Produits fibreux :**
  - foin, herbe, paille
  - tabac
  - feuilles
  - phloèmes, fibres synthétiques
- **Produits durs :**
  - cuir, fourrures
  - linoléum
  - cellulose
  - plastiques
- **Produits rigides :**
  - pâtes
  - coques de noix de coco
  - charbon de bois
  - racines

## Principe de fonctionnement

Le produit est versé dans la chambre de broyage par le biais de la trémie d'alimentation. Une grille coulissante à la sortie de la trémie permet le dosage précis du produit.

La chambre de broyage est dotée de quatre couteaux stationnaires en acier spécial.

Un axe central tournant doté de six contre-couteaux réglables agit en collaboration avec les couteaux stationnaires pour broyer le produit.

Des grilles interchangeables au fond de la chambre de broyage permettent d'adapter la granulométrie aux besoins.

Le produit pulvérisé est expulsé dans un tiroir à travers la grille. Les restes sont moulus jusqu'à ce qu'ils atteignent la granulométrie souhaitée.

Les interrupteurs de sécurité dans la chambre de broyage et sur le tiroir empêchent le broyeur de fonctionner quand la porte de la chambre de broyage est ouverte.

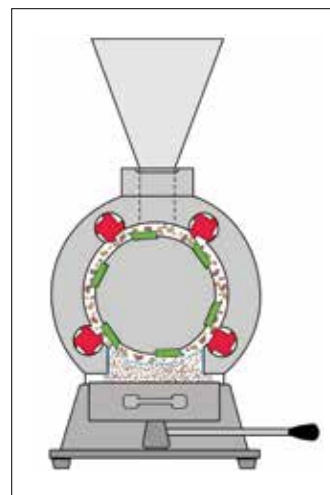


Schéma du Rotary Mill

## Perforation de grille

Perforation 0,5 mm, complète

Perforation 1,0 mm, complète

Perforation 1,5 mm, complète

Perforation 2,0 mm, complète

Perforation 4,0 mm, complète

Perforation 5,0 mm, complète

... autres grilles disponibles sur demande !

Rotary Mill	
<b>Dispositifs de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• microcontact sur la porte</li> <li>• interrupteur de sécurité sur le tiroir</li> </ul>
<b>Alimentation</b>	3 x 400 V ; 50/60 Hz + N + PE ; 2,6 A 3 x 230 V ; 50/60 Hz + PE ; 4,7 A
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	320 x 600 x 610 mm
<b>Poids</b>	env. 55 kg net



**Brabender® GmbH & Co. KG**

Kulturstr. 49-55  
 47055 Duisburg · Allemagne  
 Tél. : +49 203 7788-0  
 Fax : +49 203 7788-102  
 food-sales@brabender.com  
 www.brabender.com



Agences Brabender® dans le monde entier.  
 © 2014 Brabender® GmbH & Co. KG  
 Marques enregistrées. Photos et données non contractuelles, susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**Céréales Experts SASU**  
 1 rue d'Ingwiller, 67000 Strasbourg  
 Tél 07 49 65 99 69  
 Email cloubersac@cerealeexperts.fr  
 S.Social : 24 Rue d'Anjou, 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE.  
 N° TVA Intra: FR85 893354084  
 Société Générale IBAN FR76 3000 3023 6200 0203 2842 504